

Aumente el Rendimiento de su Solución AC con el Nuevo ALS Agilent 7650A

PAC ofrece desde ahora para sus Soluciones AC Analytical Controls, el nuevo Inyector Automático de Líquidos (ALS) Agilent 7650A como alternativa de alto rendimiento al existente ALS Agilent 7693A.

El ALS 7650A posee una mayor capacidad con disponibilidad de inyección de 50 muestras en comparación con en el modelo 7693A capacitado para 16 muestras. El ALS 7650A también está disponible en su versión optimizada por AC para disolventes ligeros para su uso en soluciones AC SIMDIS.

Identificación del Producto:

Part Number	Descripción
G4567A	7650 50-VIAL AUTOINJECTOR
G4567A.200	7650 50-VIAL AUTOINJECTOR, OPTIMIZED FOR LIGHT SOLVENT

Información Técnica

Compatibilidad de Hardware

El ALS 7650A es compatible con:

- GC 7890A (canal frontal o posterior)
- GC 7820A (canal frontal o posterior); requiere tarjeta interfaz ALS
- 5975E GC / MSD (canal frontal o posterior)
- 5975T LTM-GC / MSD (canal frontal)

Versión del Firmware Mínima requerida

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • GC 7890A | A.01.14 |
| • Controlador G3430 (para GC 7890A) | A.02.11 |
| • GC 7820A | A.01.12.003 |
| • 5975E GC / MSD | 5.02.12 |
| • 5975T LTM-GC/MSD | A.03.03.005 |



Compatibilidad de Software:

- OpenLab ChemStation C.01.04 (con versiones de software AC Reformulyzer 1.2.0.5, AC SIMDIS 8.6.0.3, AC DHA 8.01.00)
- OpenLab EZChrom A.01.04 (con versión de software AC SIMDIS 8.6.0.3)
- Versiones de software anteriores y otras combinaciones no han sido probadas (Agilent no proporciona matriz de compatibilidad con equipos más antiguos; contacte con nosotros sobre la posibilidad de actualización sobre plataformas hardware / software anteriores).

Observaciones:

- El ALS 7650A no es intercambiable con la bandeja de muestras 7693A.
- Sólo puede operar un 7650A en un GC (no pueden operar de forma simultánea en los dos canales); en el canal frontal o en el canal posterior.
- En un Agilent 7890 GC, el ALS 7650A de 50 viales puede operar en el portal de inyección frontal con un ALS 7693A de 16 viales operando en el canal posterior.

PARA MÁS INFORMACIÓN



GALLPE-AC

Soluciones y Servicios Profesionales, S.L.

28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 849 90 18 • Fax: 91 849 90 24
www.gallpe.com • info@gallpe.com



Nº ES018754
Empresa certificada
UNE-EN-ISO 9001-2008